


# 桌上型超音波清洗機說明書

## 操作面板說明

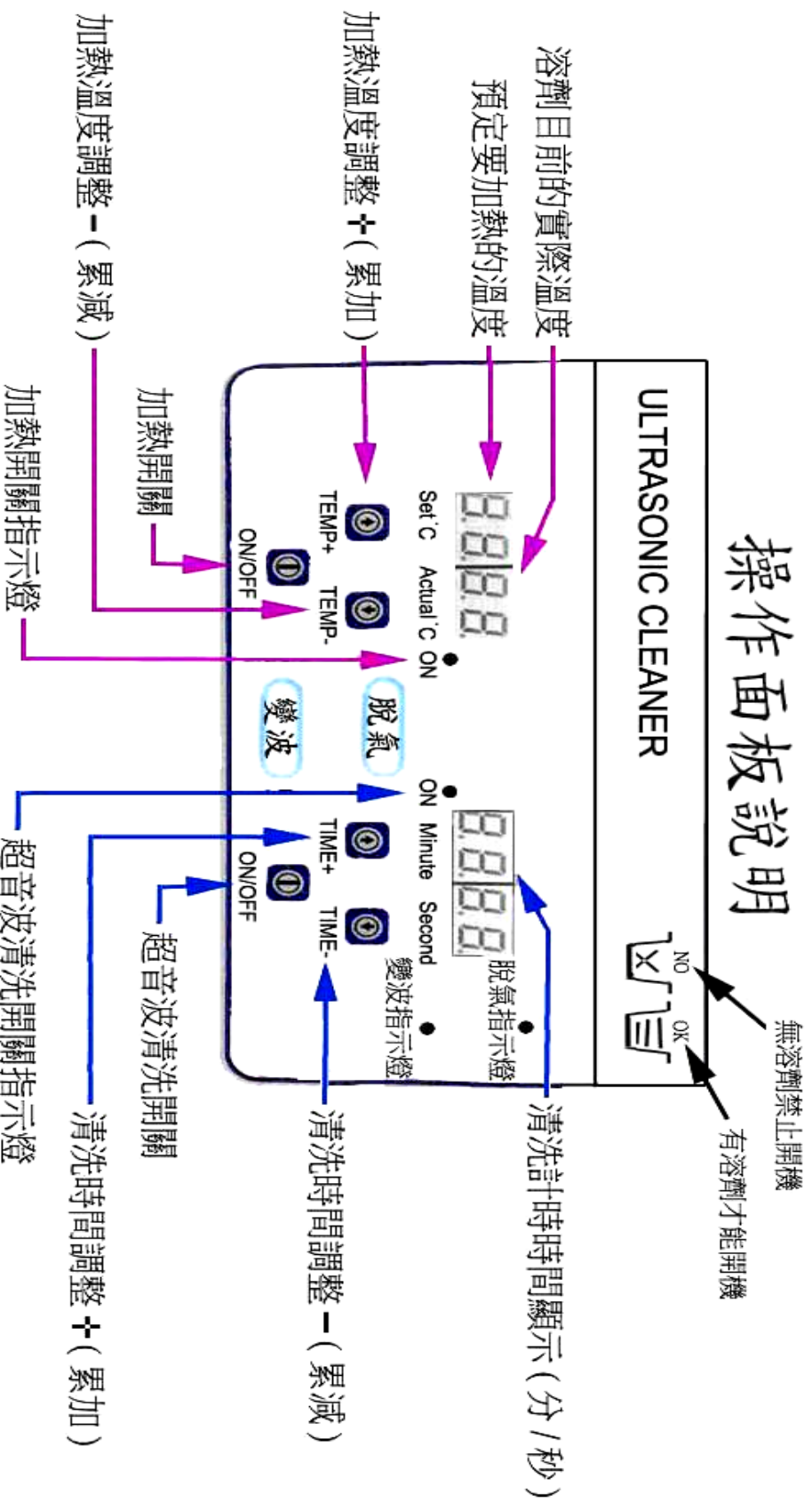

說明：1. 超音波清洗時間 1~30 分鐘可調，調好後自動記憶。

2. 加熱溫度 20~80 度可調，電熱片加熱，攪拌可增加升溫速度。

3. 脫氣鍵可快速將溶劑中的氣體排出以增加清洗效率，一批溶劑只須脫氣一次約 5~10 分鐘即可。

4. 變波鍵可將超音波功率減半工作，可達到省電功能。

## 使用注意事項：

1. 本機器應置於通風乾燥地方，機身兩側通風口應定期清潔，以便氣流通暢無阻，確保機器水平擺放，隨時使用乾抹布擦乾機身，防止清洗液和水濺入機箱盒內。
2. 清洗槽內無清洗液或機身濺水時，禁止開起加熱器和超音波。
3. 根據被清洗物件所需加入適當清洗液於清洗槽內（例如：清水、酒精、洗潔精、除油劑等等... 禁止使用易燃清潔劑），通常加入量為槽體積的三分之二左右，且一定要淹沒被清洗物，有加熱時加入量至少為槽體積的二分之一。
4. 請勿將高溫沸騰清洗液倒入槽內，以免因熱脹冷縮導致轉換能脫落。
5. 倒入適當溫度的水及選用的溶劑後，啟動超音波洗淨機的開關，經過暖機數分鐘之後，就會產生許多微小的氣泡，因為這些氣泡會對清洗的效果產生影響，當你聽到「嘶~唧~唧~」的聲音之後，就表示初期除油的成效是達到的。接下來輕輕的將洗淨籃置放在洗淨槽裡面，以避免產生不必要的空氣進入清潔溶劑中，除油垢所需要的時間會因為使用不同的溶劑、溫度、黏度而有不同。
6. 清洗時間設置 1~30 分鐘可調，按 TIME+ TIME- 上下調整清洗時間。
7. 儘可能間斷性操作，長時間工作會使機箱內的溫度升高，易加速電子零件的老化。
8. 加熱溫度設置 20 ~ 80°C 可調，如有需要加熱按 ON/OFF 打開加熱開關，按 TEMP+ TEMP- 上下調整溫度。如果加熱沒有伴隨著震盪，加熱一段時間後必須攪拌溶劑讓溫度均衡。一般而言，適當的溫度增進洗淨效果，頻率的高低與清潔能力無關。
9. 因為質能轉換器是直接固定在洗淨槽的底部，為了避免清洗的零件直接接觸，我們建議使用洗淨籃，否則易造成洗淨力的不足，使用洗淨籃將可以達到最佳的清


洗效果。另外使用洗淨籃的好處可以避免操作者的手接觸到洗淨槽內，並避免清潔的零件損害或刮傷洗淨槽的內部。

10. 機器背後 ON/OFF 為總開關，關機後請關掉總電源。
11. 換清洗液或排放清洗液時，應在槽中清洗液為常溫狀況下進行，且一定要關機並拔掉電源線。
12. 請隨時使用乾抹布擦乾機身，防止清洗液和水濺入機箱盒內。
13. 按脫氣鍵可快速將溶劑中的氣體排出以增加清洗效率，一批溶劑只須脫氣一次約 5~10 分鐘即可。
14. 按變波鍵可將超音波功率減半工作，可達到省電功能。

## 客戶保固確認書

多美多科技股份有限公司，對其所生產的產品，提供免費一年保固服務，但有下列情況將酌收零件成本及維修人工費用：

1. 錯誤或不當使用例如插錯電源。
2. 雷擊、摔壞、外殼破損、受潮、腐蝕、異物入侵、分解或改變產品的任何部份。

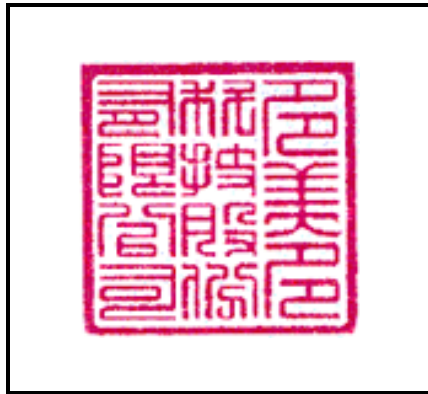

型 號：ULTRASONIC CLEANER TL-S

購買日期： 年 月 日(即主體裝置品管章日期)

多美多科技股份有限公司 TEL：(02) 26470098

客服中心：新北市汐止區大同路一段 179-1 號 5 樓